

5×非变性蛋白上样缓冲液

货号：DE0154-10

保存：-20℃

【产品概述】

5×非变性蛋白上样缓冲液中不含 SDS 及 DTT 或者 β-巯基乙醇，适合于常规的非变性 PAGE 蛋白样品的电泳。

【产品组分】

5×非变性蛋白上样缓冲液 1 ml x 10

【使用说明】

1. 请按每 40 微升蛋白样品加入 10 微升蛋白上样缓冲液的比例 (5 倍稀释) 来使用。如果蛋白 浓度过高，可用双蒸水稀释。混匀后直接上样到 PAGE 胶加样孔内即可。
2. 通常电泳时蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

【保存条件】

-20℃保存，有效期两年。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 蛋白上样缓冲液含有溴酚蓝指示剂，PH 值受保存温度影响，在低温冻存状态下，溶液可能会呈现深棕色，不影响产品使用。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。在所有情况下，本公司对此产品所承担的责任，仅限于此产品的价值本身。